

免費服務專線:4000-855-868 網站:www.mdbio.com.cn 電子郵件:mdbio@mdbio.com.cn

(5) 建议使用低灵敏度的 ECL 试剂，太过灵敏的试剂也会造成背景很脏；或相应缩短曝光时间。

2. 若确定蛋白转至膜上但曝光无条带

(1) 确认 PBST 洗膜时间每次不超过 15min，如果

没问题可以将孵育完成后回收的抗体液再加一次二抗，重新孵育一个小时看结果。

(2) 少数情况是曝光过度造成影像不出来。

3. 出现很多杂带：主要原因是抗体专一性不够，可将多抗更换为相应的单克隆抗体。