

## 产品名称 & 产品编码

产品名称: BluSelect (即用型 X-Gal 溶液)  
产品编码: ZL001BS

## 产品描述

BluSelect 是一种即用型的 X-Gal 溶液, 用于常规的克隆实验。

IPTG、X-Gal 浓度如下:

Product	X-Gal Conc.	IPTG Conc.
BluSelect	10 mg/ml	8 mg/ml

## 使用方法

简便:  
打开 BluSelect 瓶子, 每个平板涂布 100ul 本产品。  
或者:  
在培养基灭菌后, 温度降至 45°C 时, 按照每 25ml 培养基加入 100ul BluSelect 比例将本产品加入, 倒平板。

## 储存

4°C 一年。